


CRYOGENIC VIALS

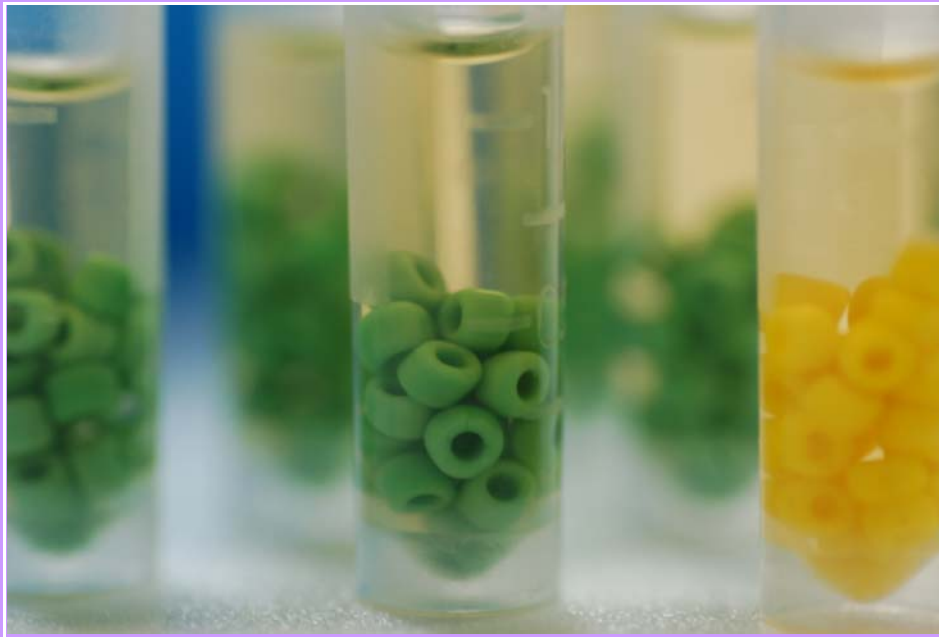

TPM

現用菌株保存管

CRYOGENIC VIALS

方便 Ready-to-use media

使用現用菌株保存管，節省您的時間與成本。因為它省去除您配製藥品的時間。一支菌株保存管內含20-25顆接種珠，可用使用20次以上。

技術創新

傳統式液體菌株保存管，常因冰晶，造成菌株受到傷害。但是使用現用菌株保存管，可輕易克服冰晶的傷害。

新包裝 Durable Plastic Box

硬盒裝，防撞耐壓真功夫。節省冰箱寶貴空間，功夫第一流。

德製瓶身

現用菌株保存管，德製瓶身，料純質精不變形，內附O型圈環，外漏不容易。可接受液態氮式-196°C保存，品質第一。

大小包裝彈性方便

不管您的實驗用途長短，現用菌株保存管，提供您最彈性的選擇。

大包裝 100 vials (TOV100B)

小包裝 50 vials (TOV050B)

高科技陶珠

平滑流順，平板不易劃破。

書寫標籤容易紀錄

現用菌株保存管，每支皆附白色印刷書寫區，科技源自於體貼人性，管理方便有一套。

現用菌株保存管使用方法

1. 以無菌Loop挑取數顆純培養的菌株。
2. 將現用菌株保存管蓋子旋開。
3. 將挑取的菌株接種至陶珠肉湯內。
4. 將保存管蓋子關緊，上下搖晃7-8次。
5. 靜置約10分鐘。
6. 將菌株保存管蓋子再度旋開。
7. 以1 cc吸管將肉湯全部吸出。
8. 丟棄吸管並將蓋子再度關緊。
9. 完成菌株保存接種作業。
10. 立即將現用菌株保存管放入低溫或超 低溫冰櫃。



TPM

2796 2025 2796 8854訂貨專線
2796 8039 (fax)

Microbiology Service www.tpm-tpm.com.tw

台灣現用股份有限公司