



BIOPRODUCTS M42 沙門氏菌乳膠凝集 產品操作流程

產品內容如圖示：

M42a Salmonella Latex Reagent 2.5cc

M42b Salmonella Positive Control 0.5cc

M40 0.85% Isotonic Saline 5.0cc

抗靜電凝集反應卡

塑膠調合棒




使用方法：

1. 用手輕輕搖動 M42a Salmonella Latex Reagent ，滴一滴至抗靜電凝集反應卡上白色圈環內之上半圓。
2. 再滴 M40 稀釋液一滴至抗靜電凝集反應卡於同一白色圈環內支下半圓。
3. 用調合棒挑取疑似菌落，與下半圓內的 M40 稀釋液充份混合約 5~10 秒
4. 將下半圓已調和好的菌液利用塑膠調合棒混合 M42a 約 5~10 秒。

判讀：

2 分鐘內有乳膠顆粒凝集反應，即為 Positive（陽性反應）。無凝集反應則為陰性反應。

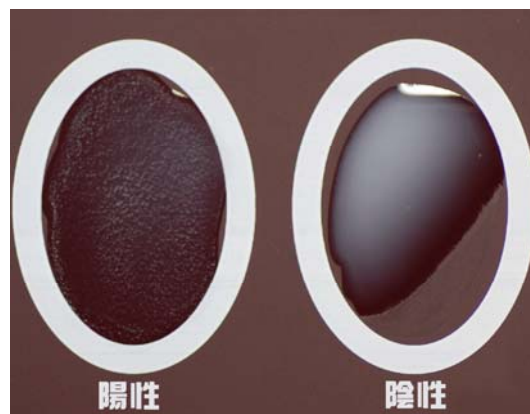

技術支援服務處：

蕭一鴻 (02)2796-2025

吳政哲 (02)2796-8854

TPM 台灣現用股份有限公司

www.tpm-tpm.com.tw TEL : 02-2796 8854 FAX : 02-2796 8039