

NEOGEN DRF 2100

螢光判讀機中文操作說明



1. 按下開關開機後等待機器自動校正(300秒)後，選擇RUN ASSAY進行樣品測定。



2. 選擇2-Aflatoxin 0.5 gram進行黃麴毒素0.5克檢體判讀。



3. 若標準品Calibration 顯示Invalid則需進行標準品校準，若顯示Valid則可略過校準步驟。



4. 校準-依據畫面指示分別置入標準品(紅頭、黃頭、綠頭)，標準品讀取各約12秒，畫面顯示: Calibration: VALID即表示校準完成。



5. 選擇1-Run Assay檢體的測試，依畫面指示置入檢體約60秒後即可得到結果。



6. 得到結果後，印表機會自動將數據印出。

Neogen DRF2100 產品特色

- * 人性化操作介面，簡單易懂
- * 隨機搭載印表機，可隨即列印結果
- * 大畫面液晶顯示，操作指令清楚明顯
- * 可儲存保留100組檢體資料



訂貨資訊：

編號	名稱
8040	NeoColumn 黃麴毒素免疫親和管 50支/盒
9360	DRF2100 螢光光度機 1台

產品資源服務：

蕭一鴻 0930573660