



JNC SK, Neofilm™

微生物快檢片

JNC SK 3C 是微生物細菌快速檢驗的先驅，運用材料科技的創新，致力於開發24小時總生菌數、48小時總黴菌數測試片，重點又沒有傳統壓板式測試片對細菌的干擾與衝擊，以利產業品質管控，大幅縮減實驗的時間，是貴實驗室品管、自主管理、HACCP的尖兵。



For Aerobic Count

產品資訊 JNC總生菌測試片#6620
儲存溫度： 2-15°C
檢測時間： 24 hours at 35°C (95°F)
包裝規格： 100片 / 包
相關認證： AOAC-RI PTM #011001

檢測結果



For Coliform Count

產品資訊 JNC大腸桿菌群測試片#6630
儲存溫度： 2-15°C
檢測時間： 24 hours at 35°C (95°F)
包裝規格： 100片 / 包
相關認證： AOAC-RI PTM #100402

檢測結果



For E. Coli/Coliform Count

產品資訊
JNC大腸桿菌/大腸桿菌群測試片#6635
儲存溫度： 2-15°C
檢測時間： 24 hours at 35°C (95°F)
包裝規格： 100片 / 包
相關認證： AOAC-RI PTM #070901

檢測結果



For Yeast and Mold Count

產品資訊 JNC酵母菌與黴菌測試片#6640
儲存溫度： 2-15°C
檢測時間： 48-72 hours at 25°C (77°F)
包裝規格： 100片 / 包

檢測結果





JNC SK, Neofilm™

Neofilm 微生物快檢片操作流程



1. 以拇指與食指將上層覆蓋膜掀開。



2. 將上膜掀開至1/2~2/3處。



3. 滴1ml的檢液於測試片反應區上。



4. 靜待3~5秒，以利檢液於反應區自由擴散。



5. 再將上層膜合上。



6. 輕輕的壓一下
(請勿壓到反應區)



7. 接種動作完成，依原廠指示將測試片放入適當溫度的培養箱。



8. 如果上層膜和反應區沒有緊密貼合，請以手指從右上或是左上畫一個U字型，使檢液回流至反應區。



For Staph. aureus Count


產品資訊 JNC金黃色葡萄球菌測試片

儲存溫度： 2-15°C

檢測時間： 24 hours at 35°C (95°F)

包裝規格： 100片 / 包

檢測結果

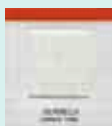

For Salmonella Count

產品資訊 JNC沙門氏菌測試片

儲存溫度： 2-15°C

檢測時間： 24 hours at 35°C (95°F)

包裝規格： 100片 / 包

檢測結果

