



厭氧培養儲存缸專用

MGC AnaeroPack Jar 缸身採用 Polycarbonate 材質，門把採用 Polyacetal，可耐高溫至140°C，但不可高溫高壓滅菌。

MGC AnaeroPack Jar 生產品管嚴謹，每一個Jar獨立品質檢驗而非抽樣品管，其密閉性、與安全性直得信賴。MGC AnaeroPack Jar 需搭配 MGC 的產包，不可使用其他廠牌的產包，以避免不當的壓力變化造成 Jar 體的受損。

MGC 所有的產包，使用時鋁箔包撕開後，必須於1分鐘之內放置 Jar 內，並將門閥關閉，以達到最適的效果。



厭氧指示條使用說明

操作方法

1. 將厭氧指示條從密封管中取出
2. 於前端藍色反應區加入一滴無菌水
3. 將指示條放置於MGC厭氧缸中

判讀

當前端藍色部分變成白色，表示環境已達到99.9%厭氧


貨號 96118
產品訂購免付費專線：02 2792 8776

厭氧產氣包(缸用) Anaero



使用概說:

AnaeroPack-Anaero will support the growth of anaerobes such as Clostridium spp., Prevotella spp. and Porphyromonas species.

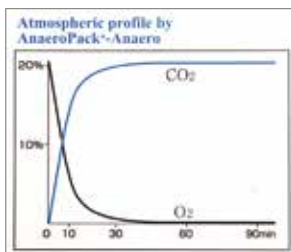


微需氧產氣包(缸用) MicroAero



使用概說:

AnaeroPack-MicroAero will support the growth of Campylobacter and Helicobacter.

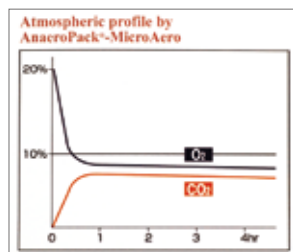

CO2產氣包(缸用) CO2



使用概說:

AnaeroPack-CO2 will support the growth of Hemophilus spp. and Neisseria species.

