




AccuClean Advanced Haccp 與環境衛生監控的好幫手

NEOGEN公司推出AccuClean Advanced Haccp及環境衛生監控測試棒，工廠衛生第一線防護小尖兵，保障客戶食品的安全，並協助公司企業維護品質及商譽。

AccuClean Advanced由於其操作簡單，為Haccp品保人員愛用，只需下列步驟即可獲得判讀結果：

1. 將採檢棒抽出直接採集表面十公分平方進行規律塗抹，即採樣完成。
2. 將採檢棒插回藍色反應槽至底部，靜置10秒鐘。
3. 直接將反應槽底部顏色對照內附色卡即可得知判讀結果。

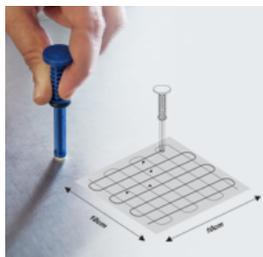

採集



啟動



結果

採集棒



平面採集海綿



蛋白質殘留
反應判讀區

反應槽

